



武汉科尔普生物科技有限公司

Keep Biotechnologies Co., Ltd

地 址：武汉市新技术开发区高新大道 666 号 2 栋

电 话：15572895186（微信同号）

网 址：www.keepbio.cn 技术 QQ：781634607

RNA 提取辅助试剂

组分	RN6601	RN6602
RNA提取辅助试剂	50 ml	100 ml

产品简介：

氯仿是一种高毒性的有机溶剂，有致癌性，在购买上也属于管制范围。但在生物学试验中又难免需要用到氯仿，如用 TRIpure（Trizol）试剂法提取 RNA 就需加氯仿，本产品毒性小，是一种氯仿替代品，在用 TRIpure（Trizol）试剂法进行 RNA 或 DNA 抽提时可完全替代氯仿。由于该试剂具有更强的疏水性，提取时候可形成更紧密的中间层，大大减少了 DNA 和蛋白的残留和误吸中间层的几率，提取效果更佳。

保存条件：

室温运输，室温储存；有效期 2 年。

注意事项：

1. 使用本产品时请穿实验服，佩戴手套、口罩、面罩等。
2. 本产品具有挥发性，请于通风橱中使用。使用完后及时拧紧瓶盖。

使用说明：

在使用 TRIpure Reagent（货号：RN0102）或者 Trizol 提 RNA 时，只需将加入 200 μ l 的氯仿替代为加入 200 μ l 的该试剂，其余操作步骤不变。