

AL2000 DNA Marker



武汉科尔普生物科技有限公司

Keep Biotechnologies Co., Ltd

地址：武汉市新技术开发区高新大道 666 号 2 栋

电话：15572895186（微信同号）

网址：www.keepbio.cn 技术 QQ：781634607

使用说明书

包装量：

目录编号	包装单位
DM0102	500 μ l (100次 $\times$ 1)
DM0103	1000 μ l (100次 $\times$ 2)


浓度：300ng/5 μ l

储运温度：4℃ (长期保存请置于-20℃)

制品说明：AL2000 DNA Marker 为已含有 1 $\times$ loading Buffer 的 DNA 溶液，可取 5 μ l 直接电泳，使用十分方便。AL2000 DNA Marker 由 DNA 片段 2000bp、1000bp、750bp、500bp、250bp 以及 100bp 构成，750bp 为加亮带约 100ng，其余每条带的 DNA 量约为 50ng。

使用注意：

1. 电泳时的加样孔宽度小于 6mm 时，每次取 5 μ l 制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽，须适当增加 Marker 制品的加样量。
2. 对 DNA 电泳而言，Agarose 的纯度对 DNA 条带的清晰度影响很大。因此，电泳时应尽量选用质量好的 Agarose。
3. Agarose 电泳时，Agarose 的浓度与 DNA 片段的分离性能关系密切。Agarose 浓度越大，对短片段 DNA 分离性能越好；反之，Agarose 浓度越小，越有利于长片段 DNA 的分离。
4. 电泳时的电压不宜过高，尽量控制在 5V/CM 左右；电泳缓冲液尽量是新鲜配制，特别是在做标准图片时。

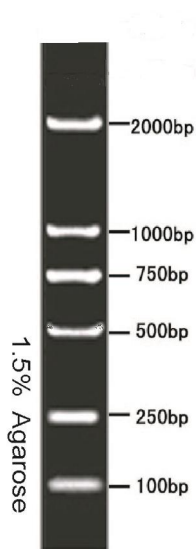

NOT FOR HUMAN OR DRUG USE